



## **MW722B Polywipe<sup>®</sup>, tampone di spugna pre-inumidito con Buffered Peptone Water**

### **PROCEDURA PER IL CAMPIONAMENTO DELLE SUPERFICI**

1. Indossare i guanti monouso forniti prima di maneggiare la spugna Polywipe<sup>®</sup>.
2. Strappare la parte centrale dell'involucro per esporre la spugna Polywipe<sup>®</sup> ed eliminarla.
3. Passare la spugna Polywipe<sup>®</sup> sulla superficie da campionare.
4. Riporre la spugna Polywipe<sup>®</sup> nella busta richiudibile fornita.
5. Inviare al Laboratorio per l'analisi.

### **SHELF LIFE**

Polywipe ha una durata di 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C.



#### **Medical Wire & Equipment**

Leafield Industrial Estate  
Corsham, Wiltshire, SN13 9RT



01225 810361



01225 810153



info@mwe.co.uk



<http://www.mwe.co.uk>

Rev 2: Maggio 2019