



MW724 Polywipe®, tampone di spugna pre-inumidito con apertura a strappo

PROCEDURA PER IL CAMPIONAMENTO DELLE SUPERFICI

1. Strappare la parte centrale dell'involucro per esporre la spugna Polywipe®.
2. Utilizzare il resto della busta per tenere in mano la spugna Polywipe®, facendo attenzione a non toccare la spugna.
3. Passare la spugna Polywipe® sulla superficie da campionare.
4. Riporre la spugna Polywipe® in un appropriato contenitore sterile.
5. Inviare al Laboratorio per l'analisi.

SHELF LIFE

Polywipe ha una durata di 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C.



Medical Wire & Equipment

Leafield Industrial Estate
Corsham, Wiltshire, SN13 9RT



01225 810361



01225 810153



info@mwe.co.uk



<http://www.mwe.co.uk>

Rev 2: Maggio 2019