



MW725 Polywipe®, tampone di spugna pre-inumidito con contenitore

PROCEDURA PER IL CAMPIONAMENTO DELLE SUPERFICI

1. Indossare i guanti monouso forniti prima di maneggiare la spugna Polywipe®.
2. Rimuovere la spugna Polywipe® dal contenitore e passarla sulla superficie da campionare.
3. Riporre la spugna Polywipe® nel contenitore, richiuderlo e registrare I dettagli del sito di campionatura.
4. Inviare al Laboratorio per l'analisi.

SHELF LIFE

Polywipe ha una durata di 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C.



Medical Wire & Equipment

Leaffield Industrial Estate
Corsham, Wiltshire, SN13 9RT



01225 810361



01225 810153



info@mwe.co.uk



<http://www.mwe.co.uk>