



## **MW729 Polywipe®**, tampone di spugna pre-inumidito con apertura a strappo

### **PROCEDURA PER IL CAMPIONAMENTO DELLE SUPERFICI**

1. Strappare la parte centrale dell'involucro per esporre la spugna Polywipe®.
2. Utilizzare il resto della busta per tenere in mano la spugna Polywipe®, facendo attenzione a non toccare la spugna.
3. Passare la spugna Polywipe® sulla superficie da campionare.
4. Riporre la spugna Polywipe® in un appropriato contenitore sterile.
5. Inviare al Laboratorio per l'analisi.

### **SHELF LIFE**

Polywipe ha una durata di 12 mesi se conservato ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C.



#### **Medical Wire & Equipment**

Leafield Industrial Estate  
Corsham, Wiltshire, SN13 9RT



01225 810361



01225 810153



[info@mwe.co.uk](mailto:info@mwe.co.uk)



<http://www.mwe.co.uk>

Rev 3: Maggio 2019